

LABGIC

加热震荡金属浴

L-DBS-100Max

操作说明书

Operations Manual




L-DBS-100Max 加热振荡金属浴

一、产品简述

此款振荡金属浴采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，高度的通用性、简便的操作性等优点，为科研实验不可多得的一款仪器精品。

该款金属浴拥有加热、振荡等多用途功能，是样品孵化、催化、混匀以及保存等反应过程理想的自动化工具。

二、产品介绍

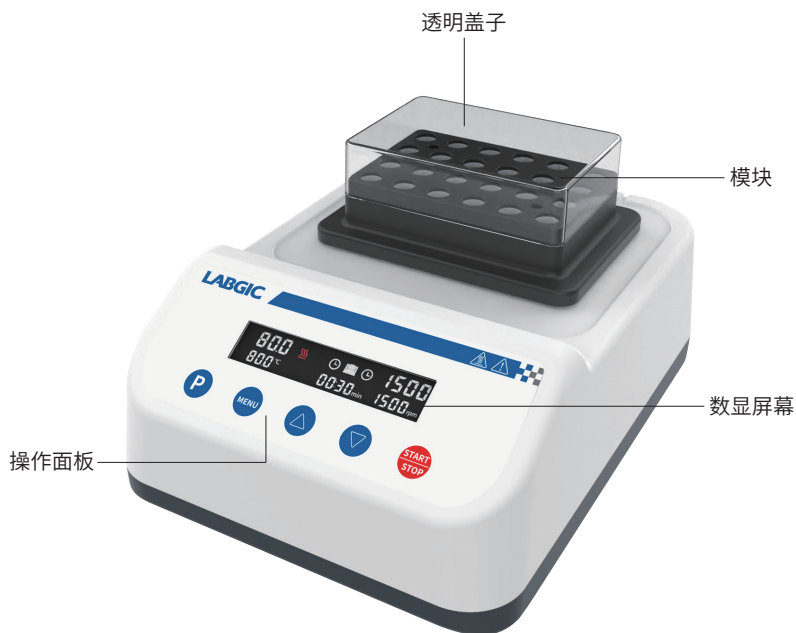

三、产品参数

型号	L-DBS-100Max
功能	加热/振荡
实际温度范围	室温- 100°C
可设置温度	0°C - 100°C
定时范围	5s -24h
转速范围	低模块：100-1500rpm；高模块：100-800rpm
梯度运行模式	/
温度稳定/均匀性	±0.5°C
最大加热速率	5.5°C /min
最大制冷速率	/
额定功率	150W
电源	AC100- 240V
产品尺寸	265×190×150mm

模块型号	容量	试管类型
DBS-1 (低模块)	0.2ml×96	离心管0.2ml/96孔板/8联排管
DBS-2 (低模块-标配透明盖子)	0.5ml×24	0.5ml离心管
DBS-3 (低模块-标配透明盖子)	1.5ml×24	1.5ml离心管 (尖底)
DBS-4 (低模块-标配透明盖子)	2.0ml×24	2ml离心管 (圆底)
DBS-5 (高模块)	15ml×8	15ml离心管 (尖底)
DBS-6 (高模块)	50ml×4	50ml 离心管(尖底)

四、基本使用

1、应用

主要用于用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

2、使用用途

广泛应用于医药、化工、食品安全、质检、环境等。

3、使用步骤

- 1) 插上电源，打开开关；
- 2) 按 MENU键切换温度、转速、时间；
- 3) 递增/递减键调整参数；
- 4) 按 START/STOP键启动停止设备；
- 5) P键调出记忆功能 (共0组) , 参数设置完成后即可记忆；

使用热盖

热盖为磁吸固定，调整方向，放在机身上即可磁吸固定；

放置好后，将热盖后的连接线连接至机身，再启动程序，热盖会跟随程序设定一起加热

4、仪器使用环境


- 1) 室内使用
- 2) 海拔高度：≤2000m
- 3) 仪器工作适用于环境温度范围是 +5°C ~+40°C
- 4) 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- 5) 周围无影响性能的振动和气流存在
- 6) 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- 7) 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

5、安全注意事项

- 1) 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- 2) 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- 3) 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- 4) 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

五、装箱清单

- ① 加热震荡金属浴 ② 数据线 ③ 热盖（选配） ④ 模块（选配）
⑤ 内六角扳手 ⑥ 内六角螺丝 ⑦ 说明书

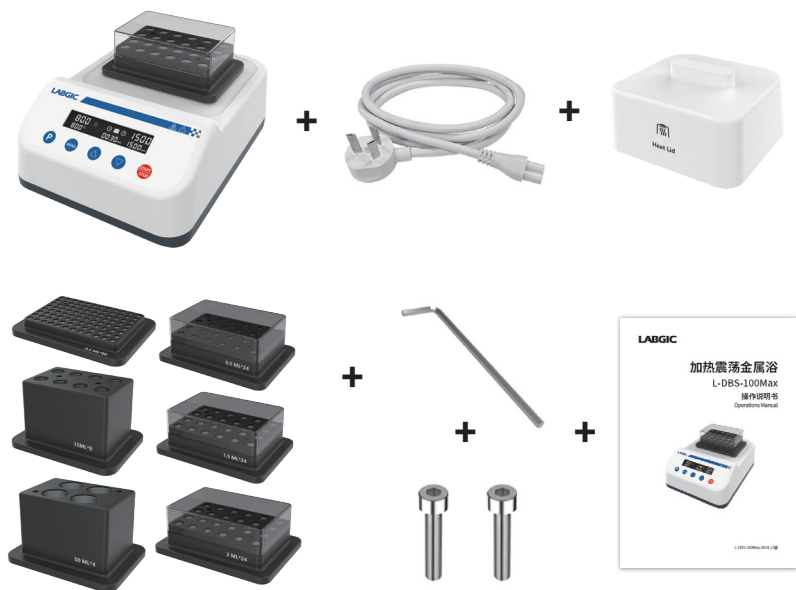

产品保修卡

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

信息登记表

设备名称	_____	设备型号	_____
购买日期	_____	保修期限	_____
单位名称	_____		
单位地址	_____		
电话号码	_____		



Beijing Labgic Technology Co., Ltd.

Add: No. 9 Yumin Street, Area B of the Airport Industrial Zone,
Shunyi District, Beijing 101318 China
Toll Free: 400-600-4213
Website: www.labgic.com

