

**LABGIC**

# 滚轴混匀仪

L-RM系列

操作说明书

Operations Manual





# L-RM系列 滚轴混匀仪

## 一、产品简述

此款混匀仪采用国际先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，高度的通用性、便捷的操作性等优点，为科研实验不可多得的一款仪器。

该系列混匀仪高效温和，适用于血液分析和样品混匀等不同实验。

## 二、产品介绍



### 三、产品参数

型号	L-RM-6	L-RM-6Pro	L-RM-8Pro
运动方式	摇摆&滚动		
滚轴数量	6根	6根	8根
最大承重	10*50ml离心管/0.5kg	10*50ml离心管/0.5kg	14*50ml离心管/0.7kg
控制方式	旋钮调速	数显按钮	数显按钮
转速范围	20-80rpm		
定时范围	无	1min - 23h59min	1min - 23h59min
适用规格	φ6-34mm		
额定功率	25W		
电源	AC100-220V		
产品尺寸	440×255×105mm	440×255×105mm	430×320×100mm

### 四、基本使用

#### 1、应用

适用于多应用领域的混合操作，包括：电子显微镜分析、血细胞悬液、均质固体血液与血浆、组织标本、洗涤沉淀、崩解片分析（如口腔崩解片分析）、提取过程、溶解缓慢反应、旋转密封圆柱形容器等操作的混匀过程。

#### 2、使用用途

广泛应用于科研机构、医学院校、卫生医疗等单位，分子生物学、病毒学、微生物学、病理学、免疫学等实验室。

### 3、使用步骤

#### L-RM-6

- 1) 插上电源，打开开关；
- 2) 将样品试管放在滚轴上；
- 3) 旋转旋钮，调整转速；
- 4) 往左旋转旋钮关闭设备。

#### L-RM-6Pro/L-RM-8Pro

- 1) 插上电源，打开开关；
- 2) 将样品试管/试剂瓶放在滚轴上；
- 3) MENU键切换时间/转速，上下键调整参数；
- 4) 按START/STOP键启动/停止设备。

### 4、仪器使用环境

- 1) 室内使用
- 2) 海拔高度：≤2000m
- 3) 仪器工作适用于环境温度范围是 +5°C ~+40°C
- 4) 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- 5) 周围无影响性能的振动和气流存在
- 6) 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- 7) 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离

### 5、安全注意事项

- 1) 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- 2) 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- 3) 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- 4) 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

### 五、装箱清单

- ① 滚轴混匀仪    ② 电源线    ③ 说明书



+



+



# 产品保修卡

尊敬的客户：

感谢您选择我公司产品。若在购机后承诺的保修期内出现确属产品质量问题所导致的故障，我公司将为您提供免费的维修服务，希望您能协助做好以下工作：

- 一、购机后妥善保管保修卡，并认真阅读说明书。
- 二、保修时请出示保修卡、发票（也可传真出示），若无法出示保修单，即使在保修期内也将收费。
- 三、若邮寄保修，邮寄费用需您自行承担。

以下情况不在保修之列，但仍保证维修服务：

- 一、用户自行拆装或修理引起的机械损坏。
- 二、用户没有按照使用说明书安装使用、维护而引起的机器损坏。
- 三、对超过保修期产品仍然提供优质的维修服务，但将按规定适当收取相应服务费。

## 信息登记表

设备名称 \_\_\_\_\_ 设备型号 \_\_\_\_\_  
购买日期 \_\_\_\_\_ 保修期限 \_\_\_\_\_  
单位名称 \_\_\_\_\_  
单位地址 \_\_\_\_\_  
电话号码 \_\_\_\_\_





## **Beijing Labgic Technology Co., Ltd.**

Add: No.9 Yumin Street, Area B of the Airport Industrial Zone,  
Shunyi District, Beijing 101318 China  
Toll Free: 400-600-4213  
Website: [www.labgic.com](http://www.labgic.com)

